



modèles motorisés



*supplémentaire*

manuel d'utilisation





# Instructions supplémentaires pour les modèles motorisés de Delphi-X

## Touches

- A. Touche de sélection des objectifs
- B. Touche fonction
- C. Touches latéraux

## Fonctionnement

Il existe deux modes de commutation :

### 1. Mode de commutation libre

En mode de commutation libre, toutes les touches de commutation (A) sont disponibles. Les boutons s'allument en vert. En appuyant sur les touches prédéfinis à l'avant du microscope Delphi-X Observer, on sélectionne l'objectif correspondant. Par défaut, de gauche à droite, l'ordre est le suivant : 4x/10x/20x/40x/100x. En utilisant les boutons latéraux (C), tous les objectifs peuvent être choisis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse

### 2. Mode de commutation rapide (commutation entre deux objectifs sélectionnés)

En mode de commutation rapide, seuls les touches des 2 objectifs sélectionnés sont disponibles

- En vert (objectif actif)
- En jaune (objectif inactif)

En utilisant les touches latéraux (C), les deux objectifs peuvent être choisis en alternance


## Sélection des deux objectifs pour le mode de commutation :

- Appuyez sur le touche de fonction vert (B) et maintenez-le enfoncé. Tous les voyants des touches de commutation s'éteignent
- Appuyez ensuite sur les deux touches des objectifs que vous voulez utiliser dans l'ordre choisi. Les deux voyants respectifs s'allument (un vert, un jaune)
- Enfin, relâchez le «touche de fonction»

Les touches latéraux (C) peuvent être utilisés pour basculer entre tous les objectifs ou entre les deux objectifs sélectionnés, selon le mode choisi. La fonction des touches latéraux gauche et droit est la même





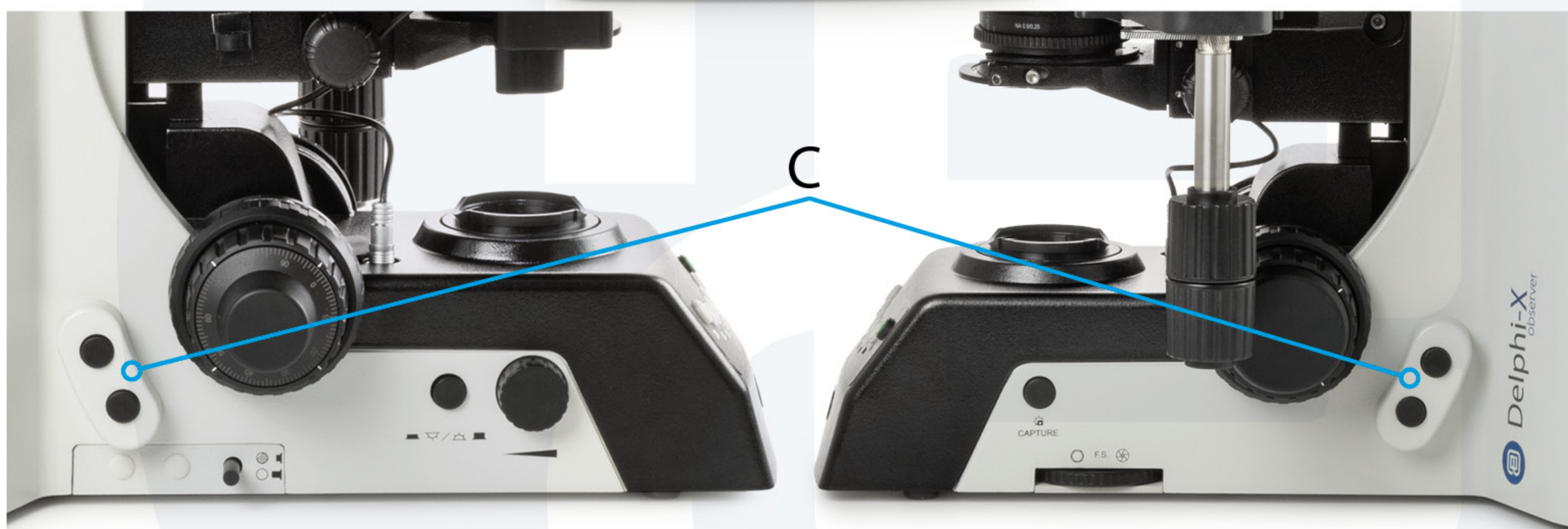

Euromex Microscopen bv • Typograaf 8 • 6921 VB Duiven • The Netherlands  
T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com



Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis

