

PB.5047

la loupe à échelle



euromex
microscopes holland

manuel
d'utilisation


Nous vous remercions de votre achat de la loupe à échelle PB.5047. Grace à son large champ de vision et sa excellente optique, elle permet une grande précision de mesure

Mode d'emploi

- 1.** En tournant la bague de réglage de la mise au point (A), vous pouvez mettre au point sur l'échelle et l'objet à mesurer
- 2.** Si nécessaire, l'éclairage LED peut être allumé et éteint en appuyant sur le bouton blanc (C)

Pour changer les piles :

- A.** Tournez la bague de mise au point (A) vers la droite jusqu'à ce que les deux parties de la loupe soient séparées (A et B)
- B.** Changez les piles (4 piles AG9 1,5 V)

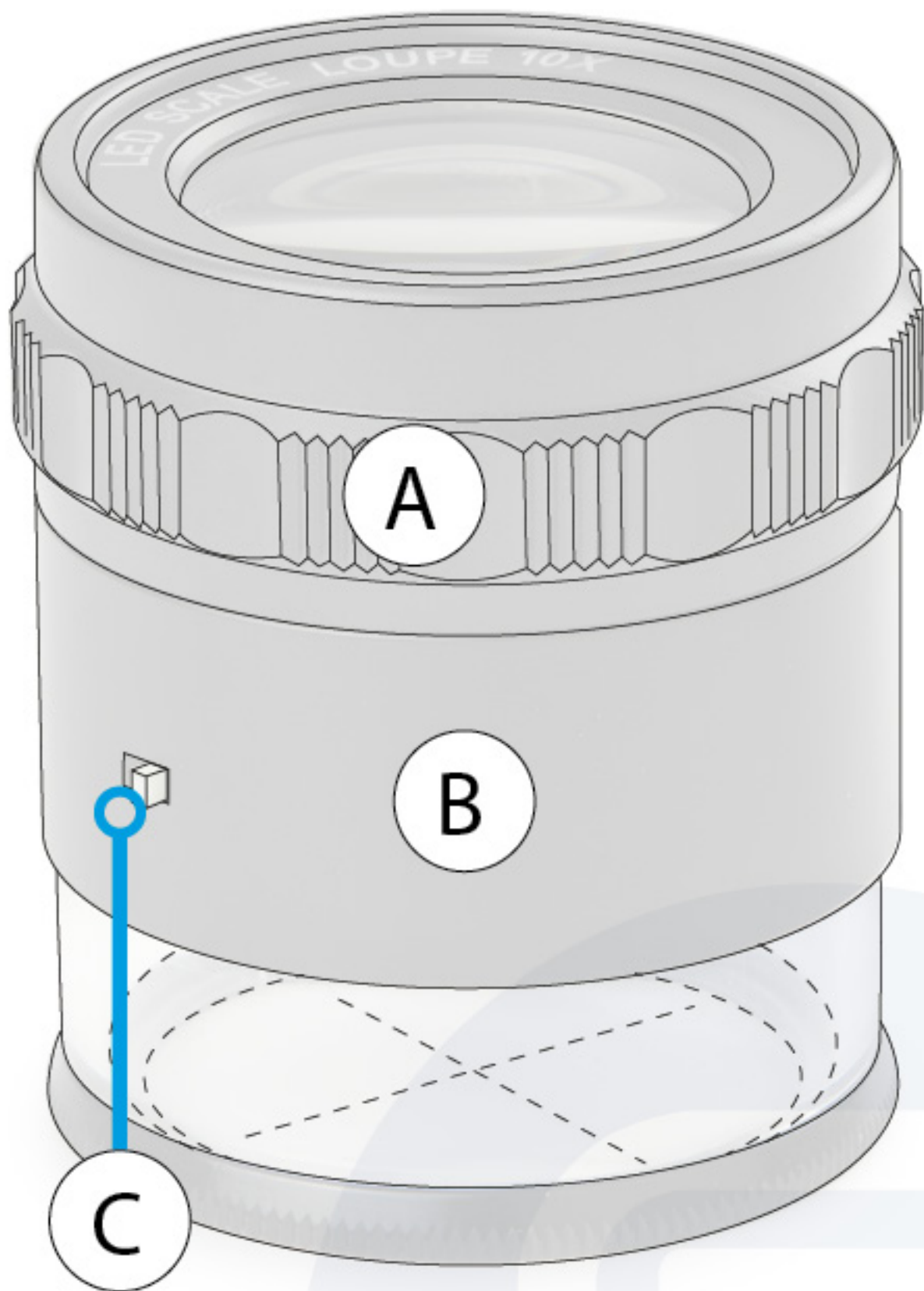

v.425501

*Toutes les informations peuvent
être modifiées sans préavis*



