

manuale di avvio rapido per l'utilizzo del DIC



addizionale

manuale utente



Indice

Guida introduttiva	2
Prefazione	2
Configurazione	2
Contrasto di fase, fluorescenza e microscopia a campo chiaro	3
Note	4

Guida introduttiva

Prefazione

Il Delphi-X Inverso è stato progettato per un facile utilizzo dell'immagine DIC. I seguenti passaggi ti guideranno rapidamente attraverso il processo di configurazione del microscopio

Per funzionare correttamente la configurazione del sistema DIC richiede una combinazione di obiettivo, prismi per condensatore, analizzatore girevole e prismi DIC

I prismi DIC e l'obiettivo funzionano in coppie specifiche. Pertanto, le lamine del prisma DIC sono contrassegnate con l'ingrandimento dell'obiettivo corrispondente

Prismi DIC per condensatore

I prismi DIC sono già premontati in fabbrica, non è necessario regolare nulla

Configurazione

- 1. Inserire i prismi dell'obiettivo nelle fessure del condensatore posizionate sotto l'obiettivo. Le lamine del prisma DIC sono contrassegnate con l'ingrandimento dell'obiettivo corrispondente (foto 1)
- 2. Inserire l'analizzatore girevole nella sua fessura (foto 2)
- 3. Impostare la posizione del condensatore su BF (foto 3)
- 4. Concentrati sul tuo campione (inizia con l'ingrandimento più basso)
- 5. Ruotare l'analizzatore fino a quando l'immagine diventa scura
- 6. Impostare la posizione del condensatore su DIC o DICII (foto 4)
- 7. Ottimizzare l'immagine DIC ruotando l'analizzatore





Contrasto di fase, fluorescenza e microscopia a campo chiaro

Rimuovere il prisma DIC, l'analizzatore girevole, modificare la posizione del condensatore da DIC o DICII a campo chiaro o contrasto di fase prima di iniziare l'osservazione. In questo modo aumenterà la luminosità dell'immagine e la qualità complessiva dell'immagine





Note		





