

# PB.5047

## Ingranditore con scala



**euromex**  
microscopes holland

manuale  
utente


Grazie per aver acquistato l'ingranditore con scala PB.5047, progettato per offrire un ampio angolo di visuale, un'elevata definizione dell'immagine e un'alta precisione di misurazione

## Istruzioni

1. Ruotando l'anello di regolazione della messa a fuoco (A), è possibile mettere a fuoco sia la scala che l'oggetto da misurare
2. Se necessario, l'illuminazione a LED può essere accesa o spenta tramite l'interruttore bianco (C)

### Sostituzione delle batterie:

- A. Ruotare l'anello di regolazione della messa a fuoco (A) verso destra fino a separare completamente le due parti dell'ingranditore (A e B)
- B. Sostituire le batterie (4 pezzi di AG9 1.5V)

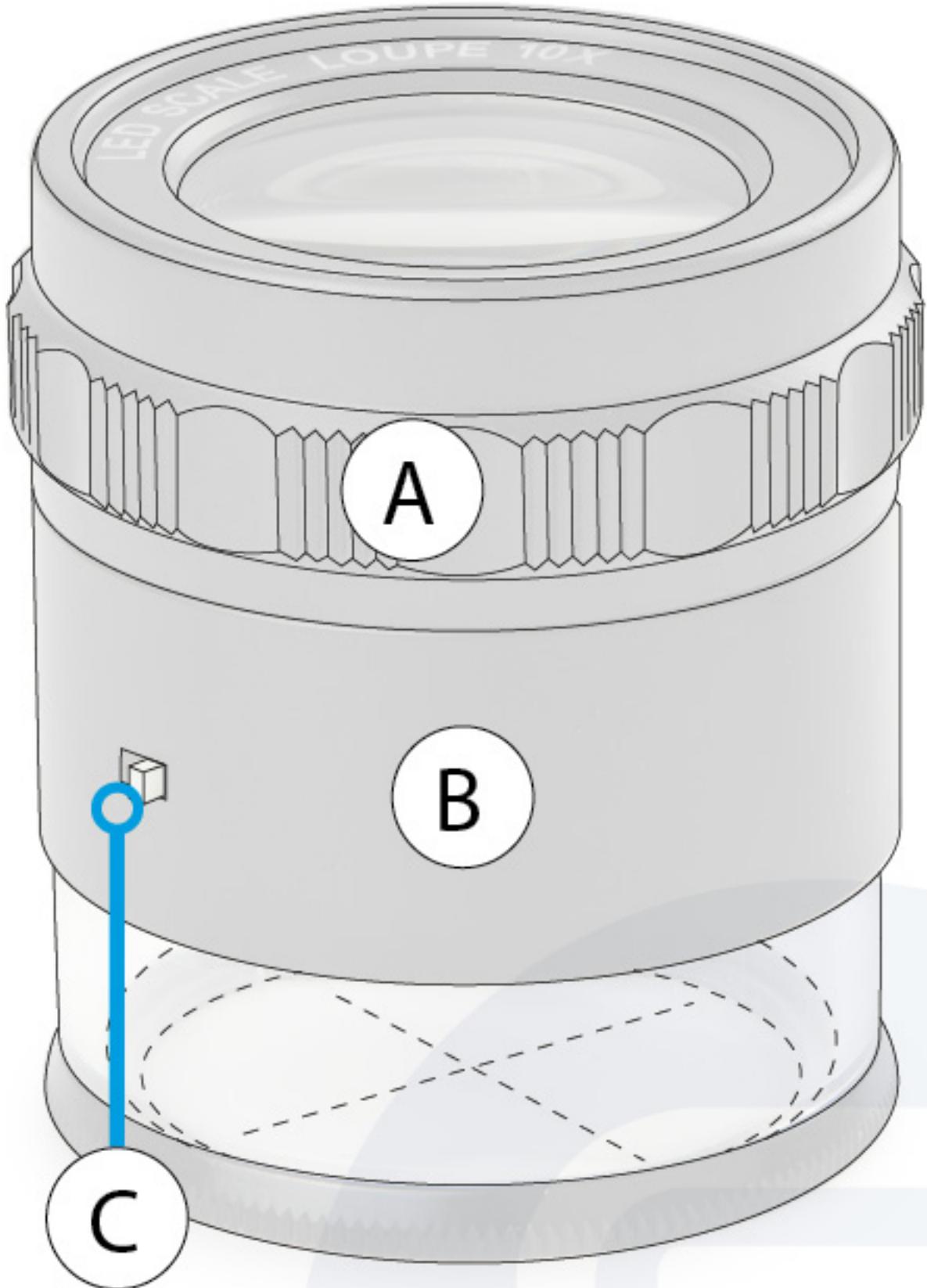

v.425501

*Tutte le informazioni possono essere  
modificate senza preavviso*



