

Meetmicroscop

PB.5008 - PB.5010 - PB.5012 - PB.5014



Modellen	PB.5008	PB.5010	PB.5012	PB.5014
Oculair	10x	10x	10x	10x
Objectief	2x	4x	6x	10x
Vergroting	20x	40x	60x	100x

1. Toepassing

De meetmicroscop is een nauwkeurig optisch instrument met uitstekende prestaties, duidelijk beeld en hoge resolutie voor observatie en meting. Het wordt wijd gebruikt in onderwijs, openbare veiligheid, geologie, metallurgie, en wetenschappelijk onderzoek

2. Onderdelen

De meetmicroscop bestaat uit:

- A. Objectief (2x or 4x, 6x, 10x)
- B. Oculair (10x)
- C. Scherpstelring
- D. Aan/uit-schakelaar voor LED-verlichting
- E. Statief



3. Gebruik

- LED-verlichting inschakelen (D)
- Stel met de scherpstelring (C) scherp en observeer het object
- Gebruik de schaal voor metingen

4. Batterijen vervangen

1. Schroef het lichtbrongedeelte los met de inbussleutel
2. Draai de bovenkant linksom vanaf de onderkant
3. Wrik de batterijen los en vervang ze

Gebruik 4PCS AG9 1,5V batterijen

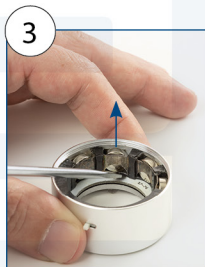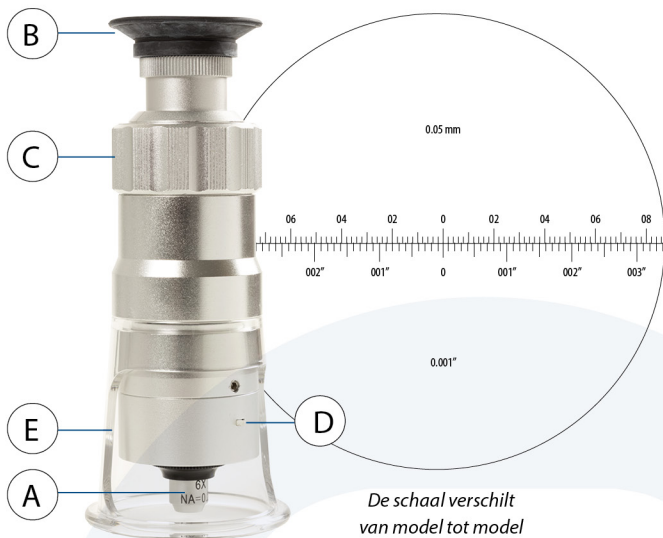

5. Attentie

- Stoten en trillingen moeten worden voorkomen tijdens het verplaatsen
- Houd de werkomgeving droog en schoon
- Wanneer niet in gebruik, dek het instrument af of berg het op het in een opbergdoos
- Raak het glasoppervlak niet aan. Gebruik een schone borstel en/of flanellen doek om stof en vuil te verwijderen
- Meetmicroscopen mogen niet worden gedemonteerd. Als er gebreken zijn, moet dit door een Euromex dealer worden gecontroleerd

